

Dyne qPCR 2X PreMIX
(SYBR Green with low ROX, UDG plus)

Cat. No.	용량	농도
DYRT1220	200 rxns	2X
DYRT1222	500 rxns	2X

Dyne qPCR 2X PreMIX
(SYBR Green with low ROX, UDG plus)
Sterile water (RNase free)

◆ **보관온도**

- 20°C

◆ **품질관리**

- Endonuclease assay

◆ **제품특징**

- Carry-over contamination control: UDG 포함
- 높은 정확성: Hot Start PCR을 사용함으로써 높은 증폭 효율과 뛰어난 검출 감도
- 안정성: -20°C에서 2년간 보관이 가능한 강화된 안정성
- 편리성: Primer와 template를 제외한 모든 것이 포함
- 엄격한 QC로 확인된 높은 재현성

◆ **응용분야**

- Real-time quantification of DNA and cDNA targets
- Gene expression profiling
- Microbial & viral pathogen detection

◆ **제품설명**

Dyne qPCR 2X PreMIX (*SYBR Green with low ROX*) 는 Dyne Taq-HOT(Cat.# DYP1100 또는 DYP1102), 적정 reaction buffer, dNTP, stabilizing agents, ROX reference dye 그리고 SYBR Green I dye가 모두 포함된 액체 형태의 제품이다. Dyne qPCR 2X PreMIX (*SYBR Green with low ROX, UDG plus*)는 primer dimer 형성 등 비특이적인 반응을 최소화하고 정확성을 강화한 제품이다. 또한, 반응 시 carryover PCR 산물의 재증폭을 방지하기 위해 UDG, UTG를 포함한다.

◆ **적용기종**

- 7500 Real-Time PCR System (Applied Biosystems)
- CFX96 Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad)
- Rotor-Gene Q (QIAGEN)
- LightCycler (Roche)
- Mx3000P (Stratagene)

◆ **표준반응조건**

- PCR 혼합물

Dyne qPCR 2X PreMIX <i>(SYBR Green with low ROX, UDG plus)</i>	10 µl
Template DNA or cDNA	1 µl
Primers 1 (5 pmol/µl)	1 µl
Primers 2 (5 pmol/µl)	1 µl
Sterile water (RNase free)	up to 20 µl

- PCR cycle

Pre-incubation (for UDG)	50°C	4 min
Initial denaturation^a	95°C	10-15 min
Denaturation	95°C	10 sec
Annealing	60°C	15 sec
Elongation	72°C	15~30 sec
Number of cycles	35~55 times	

^aPCR DNA polymerase는 화학적 처리되어 최소 10 분간 초기 변성(initial denaturation) 과정이 필요하다.