

## Dyne 6X Loading Buffer

Cat. No.	용량	농도
A706	1 ml	6X

### ◆ 제품구성

- 36% Glycerol
- 30 mM EDTA
- 0.05% Bromophenol Blue
- 0.05% Xylene Cyanol

### ◆ 보관방법

- 2~8°C (미개봉 시, 1년)
- 상온 (개봉 시)

### ◆ 사용방법

- Agarose gel 전기영동 시 Sample과 Buffer를 5:1의 비율로 첨가하여 사용한다.