

## T4 RNA Ligase 2, Truncated K227Q

Cat. No.	용량	농도
DYO1520	4,000 units	200 units/μl
DYO1522	20,000 units	200 units/μl

### ◆ 제품구성

T4 RNA Ligase 2, Truncated K227Q  
 10X T4 RNA Ligase Reaction Buffer  
 50% PEG8000  
 Sterile water (RNase free)

### ◆ 보관온도

· -20°C

### ◆ 제품특징

· E.coli에서 발현시킨 후 정제함

### ◆ 응용분야

- 3'-end labeling of ssRNA
- Ligation of ssDNA or ssRNA to ssRNA
- NGS library preparation (ssRNA-ssDNA ligation)

### ◆ 제품설명

- T4 RNA Ligase 2, Truncated K227Q는 T4 RNA ligase 2, Truncated (Cat# DYO1510)의 변형으로 Lys-227이 Gln으로 치환된 제품이다. 본 효소는 5'-adenylated adapter나 label을 RNA 3'-ends에 부착할 수 있고 T4 RNA Ligase 2, Truncated와 같이 circular 또는 concatemer 부산물의 형성을 줄일 수 있다. 반응에 ATP를 사용하지 않는다.

### ◆ 표준반응조건

- 1X T4 RNA Ligase Reaction Buffer, 25°C에서 반응시킨다.