

5X Lambda Exonuclease Mix

Cat. No.	용량	농도
DYO1540	150 rxns	5X

◆ 제품구성

	Vol. (μl)
5X Lambda Exonuclease Mix	750

◆ 보관온도

- 20°C

◆ 품질관리

- 순도: >99% on SDS-PAGE
- Endonuclease-free

◆ 제품특징

- 5X Ready-to-use solution of Lambda Exonuclease

◆ 응용분야

- Generation of ssDNA sequencing template from PCR products.
- Restriction mapping.

◆ 제품설명

- Lambda Exonuclease (Cat # DYO1100)을 5배로 농축한 ready-to-use 혼합물이다. 본 제품 5 μl가 포함된 25 μl의 반응액에서, 37°C, 30분 반응으로 1 μg의 DNA를 절단할 수 있다.

◆ 표준반응조건

PCR product or DNA (0.1 μg – 1 μg)	20 μl
5X Lambda Exonuclease Mix	5 μl
Total	25 μl

- 37°C에서 30분 동안 반응시킨다.